



使用BPT便携式表面张力仪测定液体浓度的5个步骤

通过使用已知浓度的样品的参考曲线

第一步
制备不同浓度的参考样品

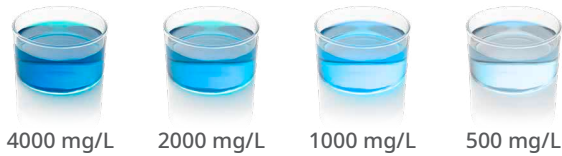

第二步
测量每个样品的动态表面张力

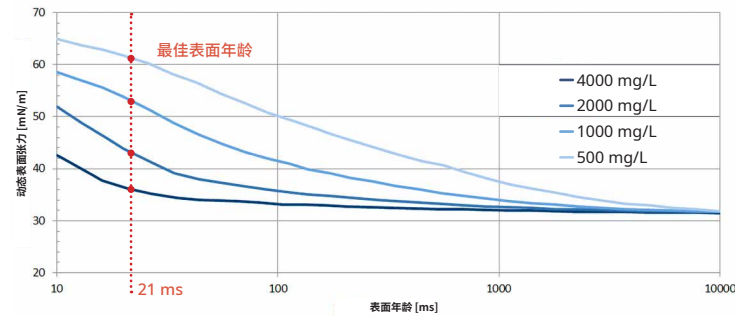

最佳表面年龄出现在动态表面张力对浓度依赖最强的地方。

第三步
创建一条参考曲线



您可以找到常规监控模式测量的最佳表面年龄值, 还可以获得每种结果对应的浓度。

第四步
确定可接受浓度的下限和上限



保存此模板用于将来调用该参考曲线。

第五步
监测未知浓度的样品, 使用参考曲线确定其浓度。

